



Steriler alkalischer Reiniger zur Anwendung im Reinraum

perform[®] sterile mucasol

Unser Plus

- gebrauchsfertiger alkalischer Reiniger für die kraftvolle Reinigung
- schnell, effektiv, alkalisch (pH ca. 11,6)
- steril (X-Ray bestrahlt)
- gebrauchsfertig im handlichen, sterilen 500 ml und 1 L Sprühsystem
- farbstoff- & parfümfrei
- geeignet für die Reinigung von Zytostatika und monoklonalen Antikörpern

Anwendungsgebiete

Für die Reinigung von Oberflächen und Ausstattungen/ Geräten in Reinräumen sowie Oberflächen aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Gummi, Edelstahl, Messing, Zink und Kupfer. Besonders für Bereiche der Reinheitsklassen A und B, entsprechend: Anhang 1 zum EU-Leitfaden der Guten Herstellungspraxis: Herstellung steriler Arzneimittel, März 2009.

FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced by aseptic processing - current Good Manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, September 2004.

Anwendungshinweise

Unverdünnt auf ein Tuch oder Gegenstände und Flächen aufbringen und wischen. Nach der Reinigung Gegenstände und Oberflächen gründlich mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität abspülen, um Reinigungsmittelrückstände zu entfernen. Kontakt mit Aluminium vermeiden. Nach erfolgter Reinigung ist eine anschließende Desinfektion mit beispielsweise perform[®] sterile alcohol IPA* empfehlenswert.

Besondere Hinweise:

Das sterile Sprühsystem bietet folgende Vorteile:

- besonders handlich und platzsparend

- ergonomisch geformte Sprühpumpe rutscht nicht aus der behandschuhten Hand
- auch nach Anbruch steril

Die Flaschen sind steril (mit Bestrahlungsindikator) und einzeln doppelt umverpackt.

* Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Produktdaten

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: < 5% Phosphate
(Trikaliumorthophosphat)

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,0 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos - hellgelb
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Form	flüssig
pH	11,7 / 100 % / 20 °C
Viskosität, dynamisch	ca. 1 mPa*s

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Ausschließlich für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt. Ein Kontakt von perform[®] sterile mucasol mit Aluminium und farbig eloxiertem Aluminium (rot) ist zu vermeiden. Sollte die Lösung zufällig mit Aluminium und farbig eloxiertem Aluminium (rot) in Berührung kommen, so ist sie so schnell wie möglich abzuwischen oder abzuspülen. Nicht mit anderen Produkten mischen. Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur aufrecht lagern. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Behälter dicht geschlossen halten.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform st. mucasol DE/FR/CN 1 l FL	6/Karton	70003644
perform st. mucasol DE/FR/CN 500 ml FL	10/Karton	70003643

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com. Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com