



Concentré stérile en poudre, à base d'oxygène actif pour la désinfection des surfaces dans les salles blanches

## perform® sterile concentrate OXY

### Notre plus

- Sporicide et compatible avec les matériaux
- Stérile (irradié par X-Ray) Dans sachets individuels pratiques
- Sans colorant
- Efficacité vérifiée conformément à EuroNorm

### Domaines d'utilisation

Désinfection des surfaces et des équipements/dispositifs dans les salles blanches. En particulier pour les zones des classes de pureté A et B, correspondant à:

- Annexe 1 du Guide européen des bonnes pratiques de fabrication: fabrication de médicaments stériles, Mars 2009
- FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced by aseptic processing - current good manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration; September 2004.

### Conseils d'utilisation

Pour préparer la solution, verser d'abord de l'eau (à tiède) dans une bassine ou un seau, puis disperser perform® sterile concentrate OXY et mélanger brièvement.

Exemple: 1 sachet (40 g) pour 4 l = 1 % de solution

Enlever d'abord les salissures visibles. Bien imprégner les surfaces avec le chiffon et respecter la durée d'action. Le cas échéant, rincer les surfaces en contact avec le produit. Pour éviter la formation de résidus sur les surfaces traitées, celles-ci doivent rester très peu humides après le nettoyage. perform® sterile concentrate OXY possède de bonnes propriétés de nettoyage. Un mélange avec des renforçateurs de nettoyage n'est par conséquent pas nécessaire.

Les solutions préparées disposent d'une stabilité des substances actives garantie pour une durée d'usage d'une journée de travail. En cas de forte salissure, la solution doit d'abord être remplacée.

### Efficacité microbologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
<b>Bactéries</b> <i>EN1276, EN13697</i>	0,5 % (5 g/l)	30 min
<b>Fongique</b> <i>EN1650, EN13697</i>	1,5 % (15 g/l)	60 min
<b>vaccinia virus</b>	0,5 % (5 g/l)	5 min
<b>Spores de bactéries</b> <i>EN13697</i>	1 % (10 g/l)	2 h



# perform<sup>®</sup> sterile concentrate OXY

## Données relatives au produit

### Composition :

100 g contiennent : 45 g de bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium

Identification conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 648/2004 : 5 - 15 % de tensioactifs anioniques, < 5 % de tensioactifs non ioniques, < 5 % de savon, 5 % de phosphonate, agents odoriférants

### Données physico-chimiques

Couleur	blanc
pH	env. 4 / 5 g/l / 20 °C / mélangé à l'eau
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	granuleux
Viscosité dynamique	Non applicable

## Remarques particulières

**Utiliser le désinfectant avec prudence. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.**

Les sachets, sous double emballage et par unités pratiques de 5, sont stériles (avec indicateur d'irradiation). Ne pas conserver les sachets au-dessus de la température ambiante. Le port de gants de protection (p. ex. en caoutchouc butyle) est recommandé. La solution peut éclaircir les colorants pour textiles très sensibles.

Autorisation en Suisse: CHZN0734

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform ster.conc.OXY-CH- 50x 40 g BT	1/Carton	122325
perform sterile conc.OXY 50x 40 g BT	1/Carton	122351

## Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation perform<sup>®</sup> sterile concentrate OXY sur Internet sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Pour vos questions individuelles :

Customer Care

Tél.: +41 (0) 44 466 55 44

E-mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

**schülke Suisse**  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Suisse  
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

**schülke siège principal**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)