



Lingettes sèches stériles en pur polyester, convient aux salles blanches

## perform<sup>®</sup> sterile premium dry wipes

### Notre plus

- Particulièrement pauvre en particules
- Convient aux salles blanches de catégorie A/B
- Compatibilité vérifiée avec les produits de la gamme perform<sup>®</sup>
- unités de 10 pièces, dans suremballage triple

### Domaines d'utilisation

Pour les tâches de désinfection et de nettoyage qui nécessitent l'utilisation de lingettes particulièrement pauvres en particules.

Convient particulièrement aux zones des salles blanches de catégorie A/B Classe ISO 5.

### Conseils d'utilisation

Appliquer le désinfectant/nettoyant sur une lingette et essuyer les objets et les surfaces. Veiller à une imprégnation complète et laisser agir.

La compatibilité des lingettes perform<sup>®</sup> sterile premium dry wipes a été testée avec tous les désinfectants stériles de la gamme perform<sup>®</sup> et en particulier la stabilité chimique des principes actifs du désinfectant a été contrôlée en présence du matériau de la lingette.

Les produits suivants de la gamme perform<sup>®</sup> sont compatibles :

- perform<sup>®</sup> sterile alcohol EP
- perform<sup>®</sup> sterile alcohol IPA
- perform<sup>®</sup> sterile PAA
- perform<sup>®</sup> sterile concentrate PAA
- perform<sup>®</sup> sterile concentrate OXY
- perform<sup>®</sup> sterile concentrate QB
- perform<sup>®</sup> sterile concentrate Q2

Pour les données détaillées de la méthode et des paramètres de test (p. ex. temps de contact), veuillez nous contacter.



# perform<sup>®</sup> sterile premium dry wipes

## Données relatives au produit

### Matériau:

- Monofilament polyester, double tissage

### Dimensions de la lingette:

- Env. 30 x 30 cm

### Épaisseur de la lingette:

- 0,42 - 0,56 mm

### Bords de la lingette:

- Découpe et scellage par ultra-sons

### Emballage:

- 10 lingettes dans emballage simple. Ces unités de 10 sont regroupées en 10 packs pourvus d'un second emballage. Un carton/une unité d'expédition contient 3 de ces unités de 100.

### Stérilisation:

- Par rayonnement gamma

### Masse surfacique:

- 130 g/m<sup>2</sup>

### Restitution des particules

- LPC ( $\geq 0,5 \mu\text{m}$ ):  $< 3 \times 10^6$  Particules/m<sup>2</sup> (IEST-RP-CC 004.3 - orbital shake method)

- APC (Helmke Drum Test @10rpm) ; ( $\geq 0,5 \mu\text{m}$ ) :  $< 85$  particules par lingette par m<sup>3</sup> par heure (IES-RP-CC003.2)

### Propriétés d'absorption (IEST-RP-CC 004.3):

- Capacité : 340 ml/m<sup>2</sup>

- Vitesse (Méthode : sorption) :  $< 1$  seconde

### Résidus non volatiles (IEST-RP-CC 004.3, extraction courte)\* :

- Extraction avec IPA (100 ml IPA, température ambiante pendant 24 heures) 0,20 mg/g

- Extraction avec eau déminéralisée (100 ml d'eau déminéralisée, température ambiante pendant 24 heures) 0,10 mg/g

### Teneur en ions (IEST-RP-CC 004.3, extraction courte)\* :

- Chlorure (Cl) 0,016  $\mu\text{g/g}$

- Sulfate (SO) 0,061  $\mu\text{g/g}$

- Ammonium (NH) 0,111  $\mu\text{g/g}$

- Calcium (Ca) 0,129  $\mu\text{g/g}$

*\*(valeurs mesurées type, n'entrent pas dans la spécification)*

## Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation perform<sup>®</sup> sterile premium dry wipes sur Internet sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Pour vos questions individuelles:

Customer Care

Tél.: +41 (0) 44 466 55 44

E-mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform ster premium dry wipes 100 ST BT	3/Carton	100083

## Informations environnementales

schülke fabrique ses produits suivant des procédés avancés, sécurisés et respectueux de l'environnement, de manière économique et dans le respect des standards élevés de qualité.



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Suisse  
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke siège principal  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)