



Nettoyant alcalin stérile pour utilisation dans les salles blanches

perform[®] sterile mucasol

Notre plus

- nettoyant alcalin prêt à l'emploi pour le nettoyage puissant
- rapide, efficace, alcalin (pH11,6)
- stérile (irradié par rayons X)
- prêt à l'emploi dans des récipients pratiques et stériles de 500ml et 1L
- système de pulvérisation
- sans colorant & sans parfum
- convient pour le nettoyage de cytostatiques et d'anticorps monoclonaux

- la pompe de pulvérisation de forme ergonomique ne glisse pas de la main gantée
- stérile même après ouverture
Les flacons sont stériles (avec indicateur d'irradiation) et doublement emballés individuellement.

Domaines d'utilisation

Pour le nettoyage de surfaces et d'équipements/des dispositifs dans les salles blanches ainsi que les surfaces en verre, porcelaine, plastique, caoutchouc, acier inoxydable, laiton et cuivre. Particulièrement pour les domaines des classes de pureté A et B, conformément à :
Annexe 1 zum EU-Leitfaden der Guten Herstellungspraxis: Herstellung steriler Arzneimittel, März 2009.
FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced by aseptic processing - current Good Manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, septembre 2004.

Conseils d'utilisation

Appliquer la solution non diluée sur un chiffon ou sur des objets et des surfaces et essuyer. Après le nettoyage bien rincer les objets et les surfaces à l'eau avec de l'eau potable au minimum, afin d'éliminer les éventuels résidus de détergent. Éviter tout contact avec l'aluminium. Une fois le nettoyage est terminé, il est recommandé de procéder à une désinfection finale avec, par exemple, perform[®] sterile alcohol IPA.

Remarques particulières :

Le système de pulvérisation stérile présente les avantages suivants :

- particulièrement maniable et peu encombrant



perform[®] sterile mucasol

Données relatives au produit

Composition:

100 g de solution contiennent les substances actives: < 5% phosphates (orthophosphate tripotassique)

Remarques particulières

Réservé exclusivement à l'usage des professionnels. Le produit ne convient pas pour le nettoyage des matériaux sensibles aux alcalis (par ex. l'aluminium anodisé et le zinc). Ne pas mélanger avec d'autres produits. Protéger du gel, de la chaleur et des rayons du soleil. Conserver dans le flacon d'origine à température ambiante, à la verticale. Ne recycler l'emballage qu'entièrement vide à la collecte des matières recyclables. Fermer hermétiquement le flacon.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
Perform st. mucasol DE/FR/CN 1 l FL	6/Carton	70003644
Perform st. mucasol DE/FR/CN 500 ml FL	10/Carton	70003643

Informations environnementales

La maison schülke fabrique ses produits selon des procédés modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez les informations sur le produit sous www.schuelke.ch En cas de questions nous vous prions de contacter notre service clients:

Customer Sales Service

Tél.: +41 44 466 55 44

E-mail: mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com