



Steriles, flüssiges Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von Flächen.

Surfanios IP sterile

Unser Plus

- breites Wirkungsspektrum
- ohne Aldehyd
- EuroNorm geprüfte Wirksamkeit
- doppelt umverpackt
- Radiosterilisiert
- farbstoff- und parfümfrei

Anwendungsgebiete

Desinfektion von Oberflächen und Ausstattungen/Geräten in Reinräumen. Besonders für Bereiche der Reinheitsklassen A und B,

entsprechend:

- Anhang 1 zum EG-Leitfaden der Guten Herstellungspraxis: Herstellung steriler Arzneimittel, März 2009
- FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced by aseptic processing - current good manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration; September 2004.

Anwendungshinweise

Vor Betreten der Zone mit kontrollierter Atmosphäre die erste Verpackung entfernen. Die zweite Verpackung vor dem Erstgebrauch entfernen. Verdünnt verwenden in der Konzentration 0,5 % (5 ml/l), das entspricht 1 Flasche für 12 l kaltes Wasser, unter Beachtung der angegebenen Einwirkzeit für die angestrebte antimikrobielle Aktivität. In ausreichender Menge anwenden (+/- 30 ml/m²).

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN1276, EN13697	0,5 % (5 ml/l)	5 Min.

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
levurozid EN1650, EN13697	0,25 % (2,5 ml/l)	5 Min.
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV)	0,25 % (2,5 ml/l)	5 Min.



Surfanios IP sterile

Produktdaten

Zusammensetzung:
100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen:
5,1 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-Diamin, 2,5 g
Didecyldimethylammoniumchlorid

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,03 g/cm ³
Farbe	farblos
Flammpunkt	nicht anwendbar
Form	flüssig
pH	alkalisch
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com. Für individuelle Fragen:

Customer Care

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com

Gefahren- und Sicherheitshinweise

N	Umweltgefährlich
Xi	Reizend
R38	Reizt die Haut.
R41	Gefahr ernster Augenschäden.
R50	Sehr giftig für Wasserorganismen.
S 2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S36/37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S45	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
S51	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
S60	Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
S61	Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z.B. aus Butylkautschuk) wird empfohlen.

Zwischen +5 °C und +35 °C aufbewahren.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
Surfanios IP sterile 40x 60 ml FL	1/Karton	871765



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 4665533
Fax +41 (0) 44 - 4665533
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Wien
Österreich
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60
office.austria@schuelke.com