



Steriles, flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen auf Basis einer Kombination von quartären Ammoniumverbindungen und Aminderivaten.

perform[®] sterile concentrate Q2

Unser Plus

- Desinfektion und Reinigung in einem Schritt
- steril (X-Ray bestrahlt)
- alkalisch eingestellter pH-Wert
- wirksam gegen Bakterien und Pilze
- rückstandsfrei abspülbar
- ohne Aldehyde und PHMB
- farbstoff- und parfümfrei
- Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

Anwendungsgebiete

Desinfektion von Oberflächen und Ausstattungen/Geräten in Reinräumen. Besonders für Bereiche der Reinheitsklassen A und B, entsprechend:

- Anhang 1 zum EU-Leitfaden der Guten Herstellungspraxis: Herstellung steriler Arzneimittel, März 2009
- FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced by aseptic processing - current good manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration; September 2004.

Anwendungshinweise

Zum Ansetzen der Gebrauchslösung zuerst Wasser in entsprechender Qualität in Wanne oder Eimer geben, dann das Konzentrat ins Wasser geben und alles kurz umrühren. Beispielsweise:

1 Flasche (60 ml) auf 4 l = 1,5 %-ige Lösung
Oberflächen gut benetzend wischen und Einwirkzeit beachten.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid <i>EN1276, EN13697</i>	1,5 % (15 ml/l)	15 Min.
levurozid <i>EN1650, EN13697</i>	1,5 % (15 ml/l)	15 Min.
begrenzt viruzid <i>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie - geringe Belastung</i>	1,5 % (15 ml/l)	5 Min.



perform[®] sterile concentrate Q2

Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 10 g

Didecyldimethylammoniumchlorid, 2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: < 5 %
nichtionische Tenside

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,98 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	fast farblos
Flammpunkt	49 °C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	9 / 100 % / 20 °C
Viskosität, dynamisch	ca. 23 mPa*s / 20 °C / Methode: ISO 3219

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform [®] sterile concentrate Q2 CN 5x60 ml FL	4/Karton	70002278
perform [®] sterile concentrate Q2 5x60 ml FL	4/Karton	70003024

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com