



Solution prête à l'emploi à base d'alcool pour la désinfection des surfaces dans les salles blanches.

## perform® advanced alcohol EP

### Notre plus

- rapide et sans résidu
- filtré contre les germes (0,2 µm)
- prêt à l'emploi
- sans colorant ni parfum
- Efficacité contrôlée suivant normes européennes

### Domaines d'utilisation

Désinfection des surfaces et des équipements/dispositifs dans les salles blanches et d'autres zones aux exigences hygiéniques élevées.

### Conseils d'utilisation

Appliquer et laisser agir perform® advanced alcohol EP non dilué sur les objets et surfaces. Veiller à l'humidification complète. Le cas échéant, retirer les quantités de produit en trop à l'aide d'une lingette jetable. Les surfaces particulièrement sensibles à l'alcool, comme le verre acrylique p. ex., ne peuvent pas être traitées avec ce produit.

#### Efficacité microbiologique

perform® advanced alcohol EP a une action: bactéricide" virucide (BVDV/vaccine) " fongicide"

### Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
<b>Bactéries</b> EN1276, EN13697	prêtes à l'emploi	1 min
<b>Fongique</b> EN1650, EN13697	prêtes à l'emploi	2 min

Efficacité	Solution	Temps d'action
<b>activité virucide limitée</b> <i>Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI</i>	prêtes à l'emploi	30 sec



## Données relatives au produit

### Composition :

100 g contiennent : 25 g d'éthanol (à 94 %), 35 g de propan-1-ol.

### Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 0,89 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	5,5 - 8,5 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	27 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide

## Remarques particulières

**Utilisez les désinfectants avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.**

Le port de gants de protection (par ex. en caoutchouc butyle) est recommandé.

N° d'enregistrement BauA : N-30995/ N-31006

Autorisation en Suisse : CHZN0739

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform advanced alcohol EP 1 l FL	10/Carton	121804
perform advanced alcohol EP 10 l KA	1/jerrycan	121805

## Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810
schülke Sprühpumpe für 500 / 1000 ml	180124

## Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation perform<sup>®</sup> advanced alcohol EP sur Internet sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 (0) 44 466 55 44

E-mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke siège principal  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)