



Solution stérile, à base d'alcool, prête à l'emploi, pour la désinfection des surfaces dans les salles blanches.

perform® sterile alcohol IPA (WFI)

Notre plus

- rapide, pratique, ne laisse pas de résidus sur les surfaces
- stérile (irradié par X-Ray) et filtré microbiologiquement (0,2 µm)
- pour les zones contrôlées grade A/B, ISO class 5/6
- avec WFI (eau pour injection)
- prêt à l'emploi, spray maniable et stérile de 500ml
- sans colorant et sans parfum
- Efficacité contrôlée suivant les normes européennes (EN)

Domaines d'utilisation

Désinfection des surfaces et des équipements/dispositifs dans les salles blanches, en particulier pour les zones classées A et B, conformément à :

- Annexe 1 de la directive CE des bonnes pratiques de fabrication : fabrication de médicaments stériles, mars 2009 ;
- FDA Guidance for Industry : Sterile drug products produced by aseptic processing - current good manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration; September 2004.

Conseils d'utilisation

Appliquer et laisser agir perform® sterile alcohol IPA (WFI) non dilué sur les objets et les surfaces. perform® sterile alcohol IPA (WFI) sèche vite.

Quantité maximale d'application : 50 ml/m²

Les surfaces particulièrement sensibles à l'alcool telles que le verre acrylique (plexiglas) ne peuvent pas être traitées avec perform® sterile alcohol IPA (WFI).

perform® sterile alcohol IPA est également disponible avec de l'eau purifiée (VE-water).

Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
Bactéries	prêtes à l'emploi	1 min
Levure	prêtes à l'emploi	1 min
activité virucide limitée	prêtes à l'emploi	30 sec



perform[®] sterile alcohol IPA (WFI)

Données relatives au produit

Composition:

100g de solution contient les substances actives suivantes :
63,1g de Propan-2-ol (équivalent à 70% (v/v)).

Enregistrement :

Produit biocide déclaré auprès des autorités pour les applications en TP2 et TP4.

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	0,87 - 0,881 g/cm ³ / 20 °C
pH	Non applicable
Point d'éclair	22 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	> 2,5 mPa*s / 20 °C / Matière première

Remarques particulières

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Le spray stérile de 500 ml offre les avantages suivants:

- particulièrement pratique d'utilisation et peu encombrant
- tête de spray ergonomique, ne glisse pas de la main gantée
- reste stérile même après la première utilisation.

Les flacons sont stériles (avec indicateur d'irradiation) et conditionnés individuellement dans un double emballage. L'alcool utilisé dans perform[®] sterile alcohol IPA (WFI) correspond à la qualité pharmaceutique selon Ph. Eur. La durée de conservation du récipient entamé correspond à la date de péremption indiquée sur le récipient lorsque celui-ci est utilisé et stocké de manière conforme. L'utilisation de gants (par ex. en caoutchouc nitrile) est recommandée.
EU-0023656-0001 1-1

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform st. alc IPA WFI DE/FR/NL 1 l FL	6/Carton	70003165
perform st.alc IPA WFI DE/FR/NL 500 ml FL	10/Carton	121101

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

schuelkefrance.info@schuelke.com

Ou auprès de votre contact commercial dédié.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France
Schülke France SARL
Route de Varennes
71100 Chalons-sur-Saône
France
Tél +33 3 85 92 30 00
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com