

schülke -+



Solution prête à l'emploi à base d'acide peracétique liquide pour la décontamination biologique des surfaces par vaporisation en système fermé

perform® select soproper®

Notre plus

- Prêt à l'emploi
- Sans dépôt, ni résidu après vaporisation
- Efficacité testée selon les normes européennes (EN)
- Efficacités microbiologiques à large spectre

Domaines d'utilisation

perform® select soproper® est un désinfectant à base d'acide peracétique.

Mis au point pour la décontamination biologique par vaporisation en système fermé des isolateurs et des SAS de transfert de matériels.

Conseils d'utilisation

perform® select soproper® s'utilise pur (non dilué) par vaporisation avec un équipement approprié. Les quantités, les temps de contact et les temps de ventilation doivent être validés sur site. Les surfaces doivent être pré-nettoyées au préalable. Toujours suivre les instructions indiquées par le fabricant de l'isolateur ou du SAS de transfert.

perform® select soproper® a une efficacité microbiologique complète (spores inclus).

Vaporisation automatique : pour préparer la quantité de perform® select soproper®, utiliser des récipients rigoureusement propres. Ajouter la quantité nécessaire dans le volume d'eau adéquat et mélanger doucement. La vaporisation automatique doit être effectuée sur des surfaces préalablement pré-nettoyées. Respecter le temps de contact préconisé.

Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
Bactéries EN1276, EN13697 - en conditions de propreté	1 % (10 ml/l) 20 °C	5 min
Fongique EN1650 - en conditions de propreté	4 % (40 ml/l) 20 °C	15 min
Fongique EN13697 - en conditions de propreté	6 % (60 ml/l) 20 °C	5 min
Virus EN14476 - en conditions de propreté	3 % (30 ml/l) 20 °C	15 min
Spores de bactéries EN13704 - en conditions de propreté	1 % (10 ml/l) 20 °C	5 min



Données relatives au produit

Composition

100 g de solution contiennent les substances actives suivantes : 3,6 g d'acide peracétique.

Propriétés physico chimiques

- Couleur : incolore
- Densité : 1,075 g/cm³ à 20 °C
- Point éclair : > 100 °C
- Forme : liquide
- Viscosité dynamique : 1,54 mPa*s à 20 °C

Données physico-chimiques

pH 1 / 100 % / 20 °C

Remarques particulières

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette, la fiche des données sécurité et les informations concernant le produit. Usage professionnel uniquement.

- perform[®] select soproper[®] a une très bonne compatibilité avec l'acier inoxydable, IIR, PVC souple, SI, PEHD, verre. Le contact avec les métaux non ferreux (laiton, cuivre) doit être évité.
- Veiller à vérifier la compatibilité de vos matériaux / instruments avec l'acide peracétique.
- Le port de gants et de lunettes est recommandé lors de l'utilisation du produit.
- Stocker et utiliser le produit uniquement dans une zone bien ventilée. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas utiliser après la date d'expiration.
- Toujours refermer hermétiquement le récipient après avoir retiré le produit.
- Récipient avec un bouchon ventilé. Ne pas laisser le bouchon ventilé scellé.
- Poser le récipient uniquement en position verticale par rapport à l'évent. Une fois ouvert, poser le flacon verticalement également : ne jamais l'incliner, ni le retourner, ni le coucher horizontalement.
- Ne jamais transvaser le produit utilisé dans son flacon d'origine.
- Stocker les récipients à température ambiante dans son conditionnement d'origine. Ne pas stocker avec des produits alcalins.
- Protéger les récipients de la chaleur et de la lumière.
- Recycler les flacons complètement vides. Ne pas réutiliser les flacons vides.
- Eliminer le produit, y compris son emballage comme déchet dangereux conformément aux réglementations locales et nationales.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform select soproper 1kg	4/Carton	197430
perform select soproper 20 kg KA	1/jerrycan	197433
perform select soproper 5kg	1/jerrycan	197431

Informations environnementales

schülke fabrique ses produits selon des procédés avancés, sécurisés et respectueux de l'environnement, de manière économique et dans le respect des standards élevés de qualité.

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

Schuelkefrance.info@schuelke.com

Ou auprès de votre contact commercial local.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr

perform[®] select soproper[®] est un biocide TP2 et TP4.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



EMAS
GÉPRIFÉTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-100-10003



DQS MED
ISO 9001:2015



DQS MED
ISO 13485

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France
Schülke France SARL
Route de Varennes
71100 Chalons-sur-Saône
France
Tél +33 3 85 92 30 00
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Bioxal SA
Route de Varennes
71100 Chalons-sur-Saône
France