



Lingettes sèches stériles pour salles blanches.

## perform® sterile dry wipes

### Notre plus

- Stérile (irradié aux rayons X) et doublement emballé
- Lingettes à faible taux de particules
- Spécifiquement adaptées aux salles blanches de classe A/B
- Compatibles avec tous les produits de la gamme perform®

### Domaines d'utilisation

- Salles propres de classe A ou B
- Travail sous isolateur

Selon la nature du produit utilisé en combinaison, nettoyage et/ou désinfection des surfaces de toute nature, des équipements et du matériel.

### Conseils d'utilisation

Appliquer un désinfectant/ou un détergent sur la lingette, essuyer les objets et les surfaces à traiter et laisser agir. S'assurer de l'humidification complète des surfaces.

La compatibilité des lingettes perform® sterile dry wipes a été testée avec tous les désinfectants stériles de la gamme perform®.

Une attention particulière a été accordée à la stabilité chimique des principes actifs des désinfectants au contact du matériau d'essuyage.

Les produits suivants de la gamme perform® sont compatibles avec les lingettes perform® sterile dry wipes :

- perform® sterile cleaner ND
- perform® sterile alcohol EP
- perform® sterile alcohol IPA
- perform® sterile alcohol IPA WFI
- perform® sterile PAA
- perform® sterile concentrate PAA
- perform® sterile concentrate OXY
- perform® sterile concentrate QB

- perform® sterile concentrate Q2



# perform<sup>®</sup> sterile dry wipes

## Données relatives au produit

### Matériau:

- 100% polyester monofilament tricoté

### Dimensions :

- 30 x 30 cm

### Epaisseur:

- 0,62 - 0,65 mm

### Découpe des bords:

- au laser

### Masse surfacique:

- 130 g /m<sup>2</sup>

### Absorption des fluides:

- Capacité de 635%

### Sérialisation:

- par  $\gamma$ -irradiation

## Remarques particulières

Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et la documentation technique relative au produit.

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform sterile dry wipes	10/Carton	100082

## Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

## Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

[schuelkefrance.info@schuelke.com](mailto:schuelkefrance.info@schuelke.com)

Ou auprès de votre contact commercial dédié.

Retrouver toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : [www.schuelke.fr](http://www.schuelke.fr)



EMAS  
GEPRIIFTES  
UMWELTMANAGEMENT  
REG. NR. 01-100-10003



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France  
Schülke France SARL  
Route de Varennes  
71100 Chalons-sur-Saône  
France  
Tél +33 3 85 92 30 00  
[www.schuelke.fr](http://www.schuelke.fr)  
[schuelkefrance.info@schuelke.com](mailto:schuelkefrance.info@schuelke.com)

Siège  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)